

Universal Operator Broth Transfer Kit

Effiziente Prüfung aseptischer Arbeitsmethoden
– Ihr Transfer Kit für höchste Standards

Für USP<797>, ISO 13408-1, PIC/S, GMP Richtlinien

Basierend auf dem Protokoll des britischen NHS (National Health Service) wurde das Universal Operator Broth Transfer Kit entwickelt, um die aseptischen Arbeitstechniken Ihres Personals in Ihrem Sterilraum oder einem anderen Reinraum zu überprüfen.

Das Kit enthält:

- ▶ • 1 x TSB-Brechampulle aus Glas
- ▶ • 1 x TSB -Durchstechflasche, 50 mL
- ▶ • 1 x TBS -Infusionsbeutel, 100 mL
- ▶ • 3 x sterile Durchstechflasche

Alle im Kit enthaltenen Nährmedien durchlaufen strenge Qualitätsprüfungen gemäß EP/USP-Standards, darunter Tests zur Wachstumsförderung, pH-Stabilität und Sterilität. Ein Analysezertifikat liegt dem Produkt bei und ermöglicht Ihnen eine fundierte Bewertung der Fähigkeit Ihres Personals, die Sterilität der Materialien während der Handhabung zu gewährleisten.

Beschreibung	Artikelnummer
Universal Operator Broth Transfer Kit 1	UOBTK1




UNIVERSAL OPERATOR BROTH TRANSFER TEST

Schematische Darstellung der Universal Broth Test Prozedur:


Transfer von Beutel zu Spritzen

5 Spritzen befüllen und verschließen

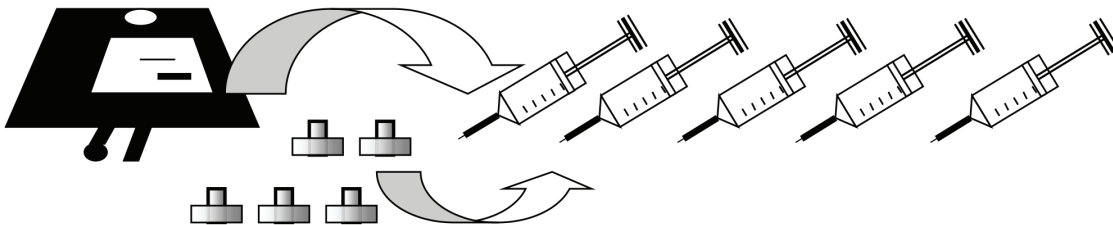

Transfer von Durchstechflasche zum Beutel


5 Spritzen befüllen und in den Beutel geben

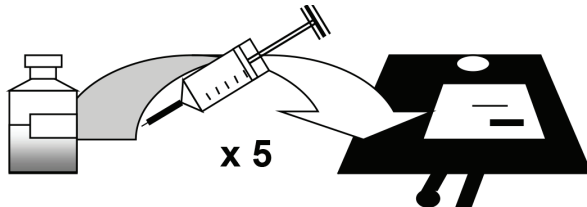

50 mL Nährlösung

Transfer von der Ampulle zur Durchstechflasche


1 Spritze befüllen und in Durchstechflasche „A“ geben

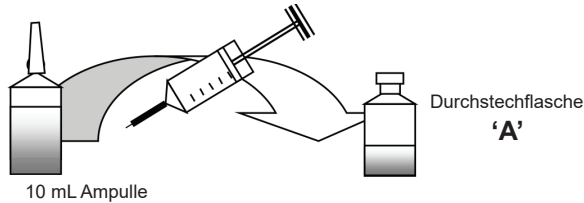

10 mL Ampulle

Transfer vom Beutel zur Durchstechflasche

3 Spritzen befüllen und in Durchstechflasche 'A' geben

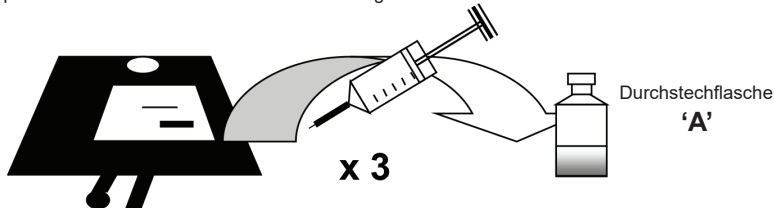

Transfer von Durchstechflasche zu Durchstechflasche

2 Spritzen aus Durchstechflasche 'A' befüllen und in Durchstechflasche 'B' geben; dann 1 Spritze aus 'B' befüllen und in Durchstechflasche 'C' geben.

