

Kit Universel de Transfert de Bouillon

**Conforme à USP<797>, ISO 13408-1, PIC/S,
et aux lignes directrices des BPF**

Conçu sur la base du protocole du NHS britannique, le Kit Universel de Transfert de Bouillon est idéal pour vérifier les techniques de manipulation aseptique de votre personnel dans votre unité de préparation stérile ou tout autre espace propre.

Ce kit comprend :

- ▶ 1 X ampoule en verre de TSB
- ▶ 1 X flacon de 50 mL de TSB
- ▶ 1 X poche de perfusion de 100 mL de TSB
- ▶ 3 X flacons stériles

Tous les milieux de culture du kit subissent des tests de qualité rigoureux conformes aux normes EP/USP, comprenant l'analyse de la promotion de la croissance, du pH et de la stérilité. Le produit est accompagné d'un certificat d'analyse, ce qui vous permet d'évaluer en toute confiance la capacité de votre personnel à maintenir la stérilité des matériaux lors de leur manipulation.

Description	Référence
Kit Universel de Transfert de Bouillon 1	UOBTk1




TEST UNIVERSEL DE TRANSFERT DE BOUILLON

Représentation schématique de la procédure du test de transfert de bouillon :


Transfert du sac vers les seringues

Remplir 5 seringues et fermer

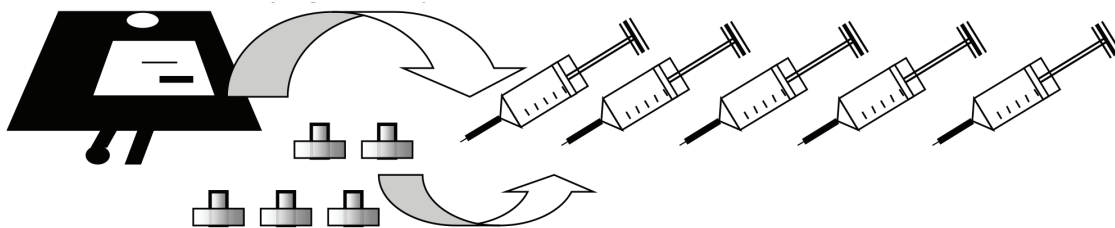

Transfert du flacon vers le sac


Remplir 5 seringues et ajouter au sac

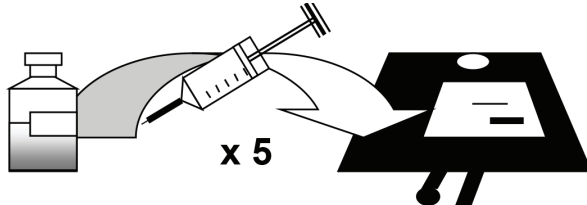

50 mL de bouillon

Transfert de l'ampoule vers le flacon


Remplir 1 seringue et ajouter au flacon 'A'

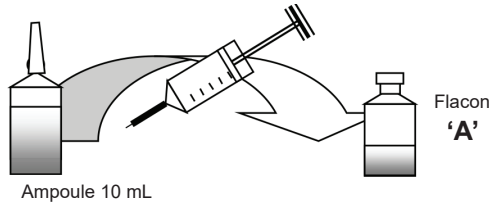

Ampoule 10 mL

Transfert du sac vers le flacon

Remplir 3 seringues et ajouter au flacon 'A'

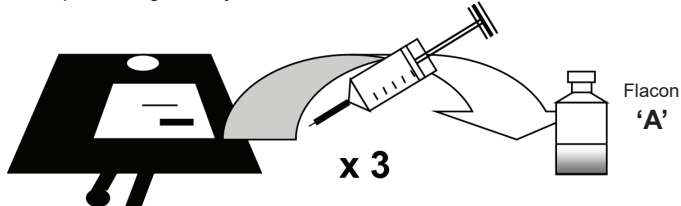

Transfert du flacon vers un autre flacon

Remplir 2 seringues du flacon 'A' et ajouter au flacon 'B', puis remplir 1 seringue du flacon 'B' et ajouter au flacon 'C'

